

PRODUCT-INFORMATIEBLAD

neodisher® LaboClean A 8

reinigingsmiddel

Dr. Weigert Nederland BV
Postbus 865
9400 AW ASSEN
Tel.: 0592 319 393
Fax: 0592 310 117
e-mail: info@drweigert.nl
web site: www.drweigert.nl

BELANGRIJKSTE TOEPASSINGSGEBIED:

Machinale reiniging van glaswerk in medische, biologische en chemische laboratoria en laboratoria in de voedingsmiddelenindustrie.

EIGENSCHAPPEN:

- Alkalisch middel
- Geschikt voor het verwijderen van bloed, eiwit en voedselresten
- Geschikt voor gangbare laboratoriummaterialen zoals glas, keramiek en roestvast staal
- Geschikt voor alle waterhardheden

DOSERING/GEBRUIK:

- **2 – 5** g/l (via doseersysteem of handmatig)

Gebruikssuggesties:

Verwijderen van bloed- en serumresten:

Aangekoekt bloed vóóraf verwijderen!

Voorspoeling: **2** keer spoelen met *koud* water zonder toevoegingen of met toevoeging van neodisher® **N**, **2** ml/l.

Reiniging: neodisher® LaboClean **A 8**, **3 – 5** g/l. Bij sterke schuimvorming kan **0,05** ml/l neodisher® **Ontschuimer S** worden toegevoegd.

Temperatuur: **60–70** °C

Neutralisatie: neodisher® **N** of neodisher® **Z**: **1–2** ml/l.
naspoelen met *onthard* of *gedemineraliseerd* water.

Verwijderen van levensmiddelenresten, zoals eiwit, zetmeel, looizuur, vetten en oliën:

Voorspoeling: met *koud* water zonder toevoegingen.

Reiniging: neodisher® LaboClean **A 8**, **3–5** g/l. Bij sterke schuimvorming kan **0,05** ml/l neodisher® **Ontschuimer S** worden toegevoegd.

Neutralisatie: neodisher® **N** of neodisher® **Z**: **1–2** ml/l.
naspoelen met *onthard* water, zo nodig een eindspoeling met *RO-/ demiwater*

Verwijderen van verf, lakken, gelatine en farmaceutische resten:

Voorspoeling: neodisher® LaboClean **A 8**, **3–5** g/l in water tot *maximaal* **70** °C (afhankelijk van de aard van de vervuiling).

Reiniging: neodisher® LaboClean **A 8**, **3–5** g/l.
Bij *metaalresten* neodisher® **TR 3** toevoegen.
Bij *onoplosbare kleurstoffen* neodisher® **EM** toevoegen.

Neutralisatie: neodisher® **N** (**1–2** ml/l)
naspoelen met *onthard* water, zo nodig een eindspoeling met *RO-/ demiwater*

PRODUCT-INFORMATIEBLAD

neodisher® LaboClean A 8

reinigingsmiddel

Dr. Weigert Nederland BV

Postbus 865

9400 AW ASSEN

Tel.: 0592 319 393

Fax: 0592 310 117

e-mail: info@drweigert.nl

web site: www.drweigert.nl

Opmerking 1

Indien **besmette** materialen voor de machinale reiniging *geautoclaveerd* worden, dan dient er **nat** geautoclaveerd te worden. In dat geval wordt aanbevolen om neodisher® **LM 2** aan het water toe te voegen in een concentratie van **30** ml/l.

Voedingsbodemresten dienen voorafgaand aan de machinale reiniging verwijderd te worden!

Opmerking 2

Voor microbiologische laboratoria adviseren wij het gebruik van neodisher® **LaboClean GK** (**3** g/l) of **neodisher® LaboClean FT** (**4** ml/l)

N.B.:

NIET GESCHIKT voor: aluminium, eloxaal en legeringen van lichtmetaal.

Gebruiksoplossing na afloop goed wegspoelen.

Niet vermengen met andere producten!

Alleen voor **beroepsmatig** gebruik!

PRODUCTGEGEVENS:

Versijningsvorm:	poedervormig
Stortgewicht:	1.100 – 1.150 g/l
pH (in gedemineraliseerd water bij 20 °C) 2 – 5 g/l:	12,0 – 12,6
Houdbaarheid:	24 maanden (zie opslagcondities!)

PRODUCT-INFORMATIEBLAD

neodisher[®] LaboClean A 8

reinigingsmiddel

Dr. Weigert Nederland BV

Postbus 865

9400 AW ASSEN

Tel.: 0592 319 393

Fax: 0592 310 117

e-mail: info@drweigert.nl

web site: www.drweigert.nl

WERKZAME STOFFEN (conform EG detergentenrichtlijn 648/2004):

- < 5 %: bleekmiddel op chloorbasis
- 15 – 30 %: fosfaten

HANTERING EN OPSLAG:

Advies voor veilig hanteren:	De gebruikelijke zorgvuldigheid in acht nemen die voor het omgaan met chemie en reinigingsmiddelen gelden. Niet gebruiken in combinatie met andere producten; er kunnen gevaarlijke gassen (chloor) vrijkomen.
Opslag:	Geen speciale voorzorgsmaatregelen vereist.
Aanwijzingen voor gezamenlijke opslag:	-
Minimum / maximum temperatuur:	zie etiket.
Overig:	Niet blootstellen aan direct zonlicht. Verpakking na gebruik weer goed sluiten; product kan door vochtige omstandigheden verklonteren en aan werkzaamheid verliezen.

GEGEVENS T.B.V. WEGTRANSPORT (ADR):

UN nummer:	1759 BIJTENDE VASTE STOF, N.E.G., 8-II, (natriumhydroxide, dichloorisocyanuurzuur, zouten)
------------	--

PRODUCT-INFORMATIEBLAD

neodisher® LaboClean A 8

reinigingsmiddel

Dr. Weigert Nederland BV

Postbus 865

9400 AW ASSEN

Tel.: 0592 319 393

Fax: 0592 310 117

e-mail: info@drweigert.nl

web site: www.drweigert.nl

BIJZONDERE GEVAREN EN VEILIGHEIDSAANBEVELINGEN VOOR HET GECONCENTREERDE PRODUCT:

Classificatie volgens richtlijn 99/45/EC		
Gevarensymbool:	C N	bijtend milieugevaarlijk Bevat: natriumhydroxide, dichloorisocyaanzuur- natriumzout (1 – 5%)
Bijzondere gevaren:	R 31 R 35 R 51/53	Vormt vergiftige gassen in contact met zuren. Veroorzaakt ernstige brandwonden. Vergiftig voor in het water levende organismen: kan in het aquatisch milieu op lange termijn schadelijke effecten veroorzaken
Veiligheidsaanbevelingen:	S 26 S 27 S 28 S36/37/39 S 45	Bij aanraking met de ogen onmiddellijk met overvloedig water afspoelen en deskundig medisch advies inwinnen. Verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken. Na aanraking met de huid onmiddellijk wassen met veel water Draag geschikte beschermende kleding, handschoenen en een beschermingsmiddel voor de ogen/voor het gezicht. Ingeval van ongeval of indien men zich onwel voelt, onmiddellijk een arts raadplegen (indien mogelijk hem dit etiket tonen).
		Lege verpakkingen alleen afvoeren als ze grondig zijn uitgespoeld en afgesloten zijn. Voor het afvoeren van achtergebleven product: zie het Veiligheids Informatieblad.

WATERBEZWAARLIJKHEID (VLGS ABM):

Concentraat + Gebruiksoptlossing:	Weinig schadelijk voor in water levende organismen
Saneringsinspanning:	B

VERPAKKING(EN):

Bestelnummer:	Verpakkingsvorm:
410276	10 kg
410287	12x 1 kg

Versie: 06-09-2011 (vervangt versie: 11-01-2010)

Hiermee vervallen alle voorgaande uitgaven.

*Wijzigingen, in welke vorm dan ook, voorbehouden; zie voor de meest actuele versie onze website **www.drweigert.nl** !*

Bovengenoemde gegevens werden met de meeste zorg samengesteld op basis van huidige kennis en ervaring. Aangezien het gebruik van bovengenoemde(e) product(en) buiten onze controle plaatsvindt kan Dr. Weigert Nederland B.V. niet aansprakelijk worden gesteld voor schade, in welke vorm dan ook, als gevolg van een onjuiste toepassing.